

# Brugsvejledning Colorimeter

Varenummer: 1016-7669



1. Tænd for Colorimeteret.
2. Sæt cuvetten i holderen, husk at vende den rigtigt. Trekanten skal vende fremad i colorimeteret.
3. Fyld 2,7 ml. fortyndervæske i cuvetten. Nulstil ved at trykke på "R".
4. Fyld 0,3 ml. råsåed oveni.
5. Tag cuvetten op og vend den 3-4 gange, så sæd og fortynder er godt blandet.
6. Sæt cuvetten tilbage i holderen og tryk "T". Husk at vende den rigtigt.
7. Aflæs resultatet med det samme.
8. Udregn ved hjælp af tabellen, hvor mange portioner der kan laves.  
Husk at tage højde for sædkvaliteten

**[www.unitron.dk](http://www.unitron.dk)**



## Tabel for Semcheck II colorimeter 2,5 mia cells per dose

Colorimeterdisplay	90%	80%	70%
1,90	2,78	3,04	3,29
1,85	3,12	3,41	3,69
1,80	3,47	3,78	4,10
1,75	3,78	4,13	4,47
1,70	4,11	4,49	4,86
1,65	4,49	4,90	5,30
1,60	4,86	5,30	5,75
1,55	5,15	5,62	6,08
1,50	5,35	5,83	6,32
1,45	5,56	6,06	6,57
1,40	5,80	6,32	6,85
1,35	6,00	6,54	7,09
1,30	6,29	6,86	7,44
1,25	6,75	7,36	7,98
1,20	7,15	7,80	8,45
1,15	7,35	8,02	8,69
1,10	7,55	8,24	8,92
1,05	7,75	8,45	9,16
1,00	8,25	9,00	9,75
0,95	9,75	10,64	11,52
0,90	11,25	12,27	13,30
0,85	12,40	13,53	14,65
0,80	13,75	15,00	16,25
0,75	14,65	15,98	17,31
0,70	15,65	17,07	18,50
0,65	16,70	18,22	19,74
0,60	17,75	19,36	20,98
0,55	18,80	20,51	22,22
0,50	19,80	21,60	23,40
0,45	21,45	23,40	25,35
0,40	24,35	26,56	28,78
0,35	26,80	29,24	31,67
0,30	29,90	32,62	35,34
0,25	Not to be used	Not to be used	Not to be used

FC 18/08-04